




7302-8001
Câble de sortie de données
Manuel



Présentation du produit

- **7302-8001**, Câble de sortie de données : compatible avec les balances électroniques des séries **8001-XXD**, **8301**, **8305**, **8501**
- 1. Le câble de sortie de données se connecte à l'ordinateur pour être utilisé, sans qu'il soit nécessaire d'installer un logiciel ou un pilote.
- 2. Ouvrez n'importe quel fichier Excel/Word/Txt, sélectionnez un emplacement avec le curseur, puis appuyez sur le bouton de transmission du câble de sortie de données pour transférer les données vers cet emplacement
- 3. Trois formats de sortie de données:
 - 1) données+<Entrée>;
 - 2) données+<Tab>;
 - 3) ID (10 chiffres)+ <Tab>+données+<Entrée>
- Méthode de changement de format de sortie de données :
 - 1) Appuyez sur le bouton de transfert et maintenez-le enfoncé, branchez le câble de sortie de données à l'ordinateur et maintenez le bouton enfoncé
 - 2) Le voyant clignote rapidement. Lorsque le clignotement rapide devient lent, relâchez la touche.
 - 3) Le voyant cesse de clignoter lentement, le passage au format de sortie des données a été effectué avec succès.
 - 4) Si vous devez modifier le format de sortie, réglez-le à nouveau. Les trois formats seront alors alternés de manière cyclique.

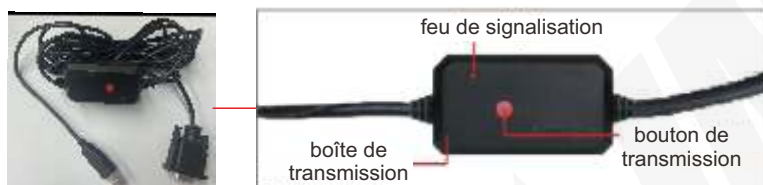

7302-8001

Câble de sortie de données

■ Paramètres de transfert de données :

1. Les protocoles de communication correspondant au câble de sortie de données et à la balance électronique sont les suivants. Si la balance électronique peut changer les paramètres de communication, ceux-ci doivent être réglés sur les paramètres correspondants:
 Baud : 9600bps; Bit de données : 8; Bit d'arrêt 1;
 Bit de contrôle : Aucun; Pas de contrôle de flux
2. Pour les balances électroniques des séries **8301** et **8305**, en mode C5-1, la transmission peut également être effectuée en appuyant sur le bouton "↵" de la balance électronique.

Remarque: le réglage de la balance électronique peut se référer au manuel d'instructions de la balance électronique.

■ Connexion:

Code	Connexion avec l'outil de mesure	Transmettre des données
7302-8001	retour pour les balances électroniques des séries 8301 et 8305	■ Appuyez sur le bouton "↵" des balances électroniques, vous pouvez également appuyer sur le bouton du boîtier de transmission ou sur la pédale. ■ Les données sont transmises une fois, le voyant lumineux du boîtier de transmission clignote une fois.
	retour pour les balances des séries 8001-6D, 8001-15D, 8001-30D et les balances à plate-forme de la série 8501	■ Appuyez sur le bouton du boîtier émetteur ou sur la pédale. ■ Les données sont transmises une fois, le voyant lumineux du