




7302-8304
Cable de salida de datos
Manual



Presentación del producto

7302-8304: Cable de salida de datos, adecuado para balanzas electrónicas de la serie **8304**.

1. El puerto RS232 del cable de salida de datos se conecta a la balanza electrónica y el extremo USB se conecta al ordenador para su uso, sin necesidad de instalar ningún software ni controladores.
2. Abra cualquier archivo Excel/WORD/TXT, seleccione una ubicación con el cursor y, a continuación, pulse el botón de transmisión del cable de salida de datos o el botón "Imprimir" de la balanza electrónica.

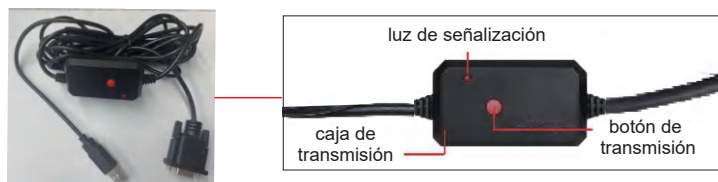

7302-8304

Cable de salida de datos



8304

Balanza electrónica

Explicación de la transmisión del estado del modo de balanza electrónica:

8304-120/C:

1. En el modo C5-1, los datos solo se pueden transmitir pulsando el botón de transmisión de la caja de transmisión o el interruptor de pie externo (modelo: 7304-2, opcional) de la caja de transmisión, y no se pueden transmitir pulsando el botón "imprimir" de la balanza electrónica.
2. En el modo C5-3, solo se puede pulsar el botón "Imprimir" de la balanza electrónica para la transmisión.

8304-220/C:

1. En el modo C5-1 o C5-3, los datos se pueden transmitir pulsando el botón de transmisión de la caja de transmisión o pulsando el interruptor de pie externo (modelo: 7304-2, opcional) de la caja de transmisión, o pulsando el botón "imprimir" de la balanza electrónica.

Nota: Para cambiar el modo de la balanza electrónica, consulte el manual de instrucciones de la balanza electrónica.