



7302-8304
Câble de sortie de données
Manuel




Présentation du Produit

7302-8304 : Câble de sortie de données, adapté aux balances électroniques de la série **8304**

1. Le port RS232 du câble de sortie de données est connecté à la balance électronique, et l'extrémité USB est connectée à l'ordinateur pour être utilisée, sans qu'il soit nécessaire d'installer un logiciel ou un pilote.

2. Ouvrez n'importe quel fichier Excel/WORD/TXT, sélectionnez un emplacement avec le curseur, puis appuyez sur le bouton de transmission du câble de sortie de données ou sur le bouton " Imprimer " de la balance électronique.

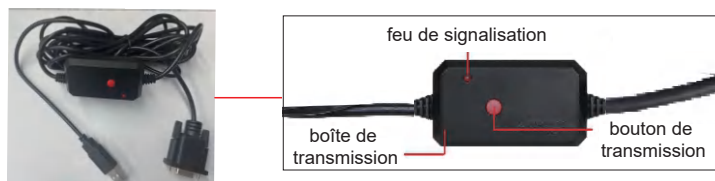

7302-8304

Câble de sortie de données



8304

Balance électronique

Explication de la transmission du statut du mode balance électronique:

8304-120/C :

1. En mode C5-1, les données ne peuvent être transmises qu'en appuyant sur le bouton de transmission situé sur le boîtier de transmission ou sur la pédale externe (modèle: 7304-2, en option) du boîtier de transmission, et ne peuvent pas être transmises en appuyant sur le bouton " Imprimer " de la la balance électronique.
2. En mode C5-3, seul le bouton " Imprimer " de la balance électronique peut être enfoncé pour la transmission.

8304-220/C:

1. En mode C5-1 ou C5-3, les données peuvent être transmises en appuyant sur le bouton de transmission du boîtier de transmission ou en appuyant sur la pédale externe (modèle : 7304-2, en option) du boîtier de transmission, ou en appuyant sur le bouton " imprimer " de la balance électronique.

Remarque: pour changer de mode sur la balance électronique, veuillez vous reporter au manuel d'instructions de la balance électronique.