



7302-8304
Cavo di uscita dati
Manuale



Presentazione del Prodotto

7302-8304: Cavo di uscita dati, adatto per bilance elettroniche serie 8304

1. La porta RS232 del cavo di uscita dati è collegata alla bilancia elettronica, mentre l'estremità USB è collegata al computer per l'utilizzo, senza necessità di installare alcun software o driver.
2. Aprire un file Excel/WORD/TXT qualsiasi, selezionare una posizione con il cursore, quindi premere il pulsante di trasmissione del cavo di uscita dati o il pulsante "stampa" della bilancia elettronica per trasferire i dati di pesatura in questa posizione



7302-8304

Cavo di uscita dati



8304

Bilancia elettronica

Spiegazione della trasmissione dello stato della modalità bilancia elettronica:

8304-120/C:

1. In modalità C5-1, i dati possono essere trasmessi solo premendo il pulsante di trasmissione sulla scatola di trasmissione o l'interruttore a pedale esterno (modello: 7304-2, opzionale) sulla scatola di trasmissione, e non possono essere trasmessi premendo il pulsante "stampa" sulla bilancia elettronica.
2. In modalità C5-3, è possibile premere solo il pulsante "Stampa" della bilancia elettronica per la trasmissione.

8304-220/C:

1. In modalità C5-1 o C5-3, i dati possono essere trasmessi premendo il pulsante di trasmissione sulla scatola di trasmissione o premendo l'interruttore a pedale esterno (modello: 7304-2, opzionale) sulla scatola di trasmissione, oppure premendo il pulsante "stampa" sulla bilancia elettronica.

Nota: per il cambio di modalità della bilancia elettronica, fare riferimento al manuale di istruzioni della bilancia elettronica.