




7302-8304
Cabo de saída de dados
Manual



Apresentação do Produto

7302-8304: Cabo de saída de dados, adequado para balanças eletrônicas da série 8304

1. A porta RS232 do cabo de saída de dados é conectada à balança eletrônica e a extremidade USB é conectada ao computador para uso, sem a necessidade de instalar qualquer software ou drivers
2. Abra qualquer ficheiro Excel/WORD/TXT, selecione um local com o cursor e, em seguida, pressione o botão de transmissão do cabo de saída de dados ou o botão "imprimir" da balança eletrônica para transferir os dados de pesagem para este local

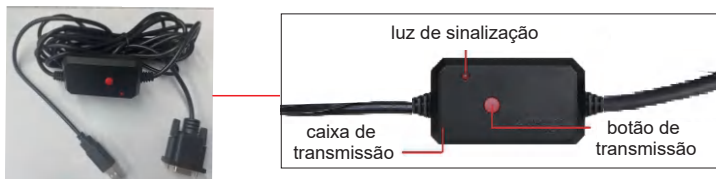

7302-8304

Cabo de saída de dados



8304

Balança eletrônica

Explicação sobre a transmissão do estado do modo da balança eletrônica:

8304-120/C:

1. No modo C5-1, os dados só podem ser transmitidos pressionando o botão de transmissão na caixa de transmissão ou no pedal externo (modelo: 7304-2, opcional) na caixa de transmissão, e não podem ser transmitidos pressionando o botão "imprimir" na balança eletrônica.
2. No modo C5-3, apenas o botão "Imprimir" da balança eletrônica pode ser pressionado para transmissão.

8304-220/C:

1. No modo C5-1 ou C5-3, os dados podem ser transmitidos pressionando o botão de transmissão na caixa de transmissão ou pressionando o interruptor de pé externo (modelo: 7304-2, opcional) na caixa de transmissão, ou pressionando o botão "imprimir" na balança eletrônica.

Nota: A mudança de modo da balança eletrônica pode consultar o manual de instruções da balança eletrônica.